

SDS-PAGE 电泳液

产品简介:

SDS-PAGE 电泳液(SDS-PAGE Electrophoresis Buffer)可以用于 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。使用时每个包装加蒸馏水溶解，定容到一升即可使用。本电泳缓冲液可以回收，回收后可以再使用 1-2 次。

产品规格：1 袋/10 袋 (升)

储存条件：未溶解前室温保存 24 个月。

使用说明：

取一袋可以配制 1 L SDS-PAGE 电泳液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约 900 ml 溶解。然后在量筒中定容到 1 L。混匀后即可使用。没有用完的电泳液可室温保存，通常两周内使用没有任何问题。

注意事项：

- 1) 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
- 2) 回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳电泳效果，应使用没有使用过的电泳液。
- 3) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

***本试剂仅供实验室研究使用**