

水溶性纳米佐剂

产品简介:

本产品为略粘稠状水性佐剂，粘稠状成分主要作用是吸附抗原，使抗原在体内缓释；同时本产品中含有增强体液免疫的试剂，帮助提高抗原提呈效率，刺激免疫细胞快速增值；

产品优势:

- 本产品不需要乳化，只需要将抗原按照等体积比例与佐剂混匀即可使用；
- 产品通过肌肉注射，短期内可以快速提升效价；
- 对于微量抗原使用本佐剂更有优势；
- 免疫周期短，按照人用疫苗类似程序免疫即可。


储存条件:

4°C存放。使用时请注意无菌吸取，若有少量析出为佐剂成分，不影响使用。

使用方法:

- 将抗原调整成 0.5-1mg/ml 左右的浓度，与等体积的佐剂混合均匀；
- 混合均匀后，立即免疫动物肌肉部位，每个部位 30-50 微升；
- 免疫程序可以按照以下步骤进行：

动物种属	每次剂量	免疫程序	免疫部位
小鼠	50ug	1 天, 4 天, 11 天, 18 天	肌肉
新西兰大白兔	300ug	1 天, 4 天, 11 天, 18 天	肌肉

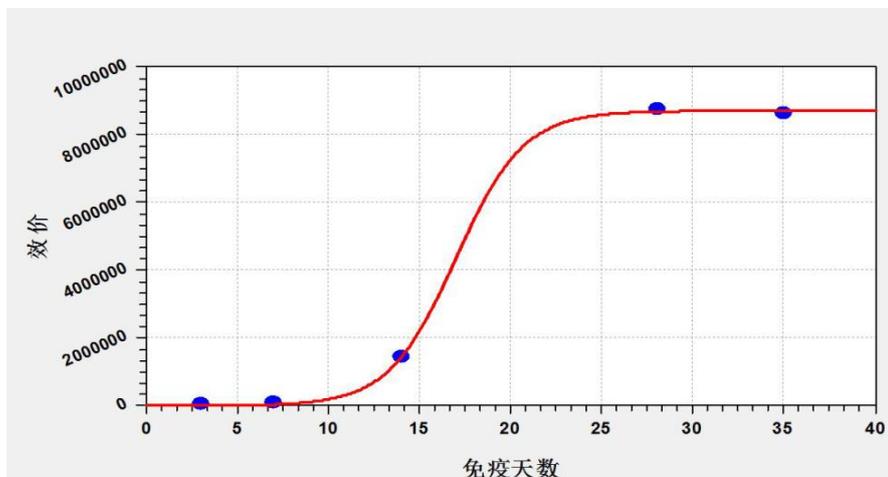

*本试剂仅供实验室研究使用